

【使用ルール】

問題が発生した場合

- ・自分で直せない場合は、先生や他の TEM 使用者に相談。
- ・JEOL のサービスに電話で問い合わせるも可。
(TEM 室の固定電話は外部の電話番号のはじめに「0」を押すことで、外部につながる。)
- ・発生した問題を先生、TEM 使用者全員に共有する。

◎禁止事項

- ・4 連ホルダ使用時は対物しぼりを使用してはならない。
- ・Curr. Density が 30[pA/cm²]以上で蛍光板を上げてはならない。
→モニター左下の「screen」の Curr. Density で確認。
- ・Diff モードで蛍光板を上げてはならない。(Diffモードは原則使用禁止)
- ・持参した USB 等は使用してはならない。
→データの持ち出しには、CD-R を使用すること。

◎共有事項


- ・CD-R の残りが少なくなったら、加藤研へ連絡。
- ・TEM の PC にデータを大量に残さないこと。
→観察の際に前回のデータを削除。



◎観察終了時は使用記録に記入をすること。

◎しぼりについて

TEM に向かって左側にバーが倒れていれば、しぼりが入っていることとなる。

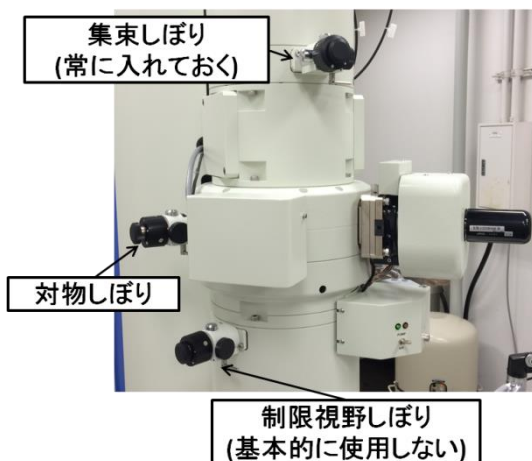

<連絡先>

◎各研究室(内線)

吉村先生 7439

吉村研 7438

加藤研 7260

◎日本電子

0120-134-788

◎TEM 室

(内線)7765

(外線)044-934-7765